



Kiilto Pro Ytdesinfektion

75

Ytdesinfektion



Kiilto Pro Ytdesinfektion 75 är en färdig brukslösning avsedd för desinfektion av synligt rena, släta ytor och är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Corona, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Den verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal effekt) 5 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 2 min

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (mykobaktericidal effekt) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde	Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller inom livsmedelssektorn.
Produktegenskaper	75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. Corona, HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.
Bruksanvisning	Används på ytor som tål alkohol. För avdödande effekt krävs direktkontakt med mikroorganismerna, så avlägsna därför först damm, smuts och allt organiskt material. Vanligt rengöringsmedel kan användas. Gör så här: 1. Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel om den är synligt smutsig. 2. Spruta rikligt på den rengjorda ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska. 3. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se produktblad för kontakttider) 4. Lämna ytan att lufttorka
Sammansättning	Aktiva ämnen Etanol 623 g/kg ethanol, 63,7 g/kg propan-2-ol

Förvaring	Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppen flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.
Utseende och doft	Genomskinlig klar vätska, karakteristisk alkoholdoft.
Tillverkningsland	SVERIGE
Användar- och miljösäkerhet	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förpackningsmaterial	Flaska: HDPE plast Förslutning: PP plast Transportförp.: FSC-märkt kartong/pappersförpackning

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	12 x 1 l	493-12	7331964004937	7331964904930

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.